

研究支援への思いを込めて ～確かな品質と十分な実験の為に～

研究支援への思いを込めて、研究者の皆様には十分な実験をしていただけるよう、包装容量を変更いたしました。Made in Japan の誇りを持って、ご提供いたします。ぜひ弊社の品質をお試ください。

製品名	Cat. No.	包装	価格(税別)	エンドキシン	
rhFGF1(aFGF)	47078000	50μg ⇒ 100 μ g	¥30,000	<0.1EU/ μ g	
rhFGF2(bFGF)	47079000	50μg ⇒ 100 μ g	¥30,000		
rmLIF	47080000	10μg ⇒ 20 μ g	¥25,000		
	47081000	100μg ⇒ 200 μ g	¥130,000		
rhLIF	47076000	10μg ⇒ 20 μ g	¥25,000		
	47077000	100μg ⇒ 200 μ g	¥130,000		
rhPDGF-BB	47083000	10μg ⇒ 20 μ g	¥30,000		
rhIL-6	47082000	20μg ⇒ 40 μ g	¥20,000		
β -NMN	44501000	100mg ⇒ 1g	¥40,000 ⇒ ¥50,000		-

*バルク注文については営業部、ホームページまでお問い合わせください。

*本品は研究用試薬であり、医薬品ではございません。

製品に関する技術的なお問い合わせ先

オリエンタル酵母工業株式会社 バイオ事業本部 営業統括部 ライフサイエンス営業部
Tel 03-3968-1192/Fax 03-3968-4863, E-mail: fbi@nisshin.com

製品のご発注・納期に関するお問い合わせ先


東日本エリア： 東日本バイオ営業部 (Tel 03-3968-1163/Fax 03-3968-1196)
西日本エリア： 西日本バイオ営業部 (Tel 06-6338-1095/Fax 06-6384-7692)
中部・京都エリア： 株式会社オリエンタルバイオサービス
(Tel 075-322-1177/Fax 075-322-0232)
九州エリア： 株式会社ケービーティーオリエンタル
(Tel 0942-81-2400/Fax 0942-81-2401)




参考データ

LIF

マウスES細胞を用いたLIFの評価

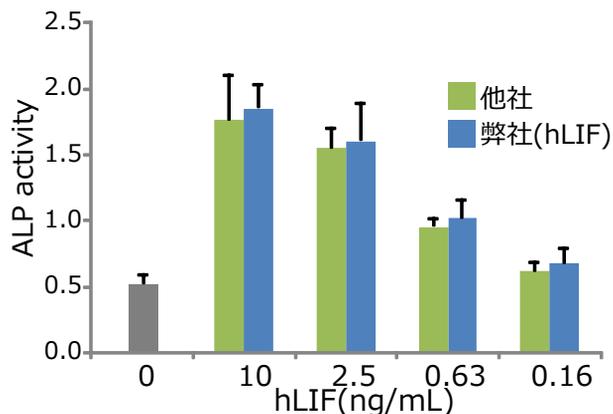


ALP染色

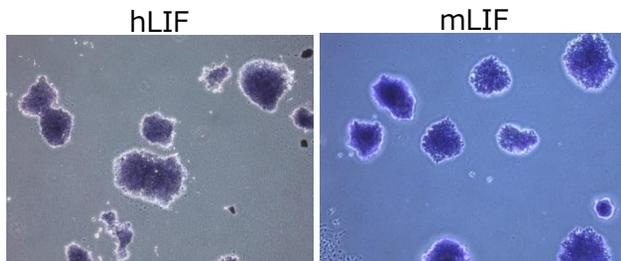

hPDGF-BB


歯槽骨への投与

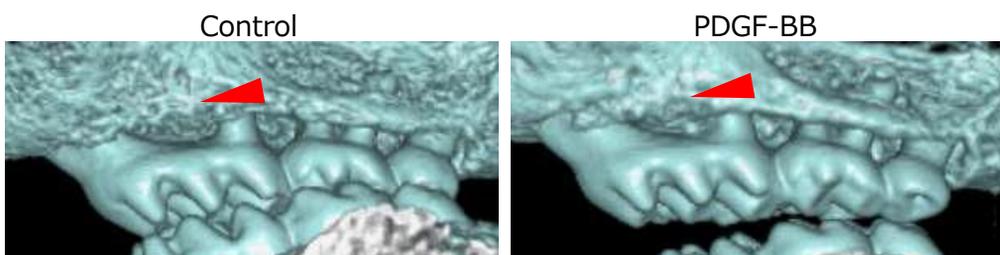

12週齢のOPG^{-/-}マウスに対して、PDGF-BB(40 μg/kg) またはPBSを毎日5日間皮下投与した。

松本歯科大学 尾崎友輝先生、小出 雅則先生、宇田川信之教授よりご提供


C3H10T1/2 細胞を用いた Wound healing アッセイ

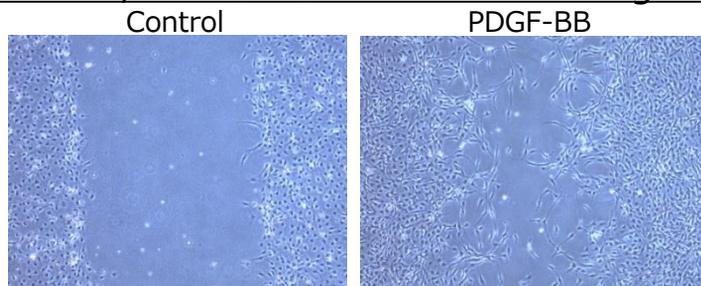

C3H10T1/2細胞を6 well プレートに 5×10^4 個で播種し、rhPDGF-BBを含む無血清培地にて24時間培養後、顕微鏡下で写真撮影した。

hFGF2


C2C12細胞の増殖

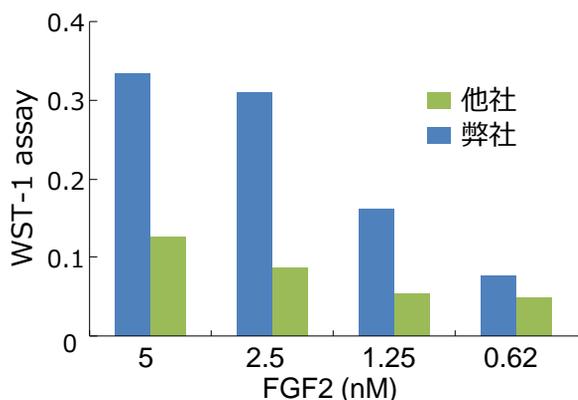

C2C12細胞を96 well プレートに 4×10^3 個播種し、一晚培養した。その後、各濃度のFGF2と 10^{-5} Mデキサメサゾンを含む無血清培地にて3日間培養後、WST-1アッセイにて、細胞の増殖を測定した。

hIL-6

7TD1細胞の増殖

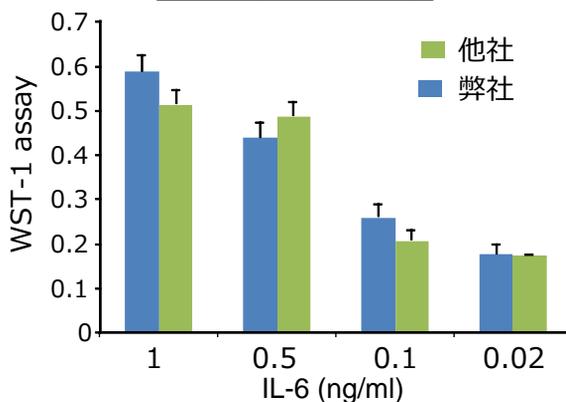

7TD1細胞を96 well プレートに 1×10^3 個で播種し、各濃度のrhIL-6を含む無血清培地にて4日間培養後、WST-1アッセイにて、細胞の増殖を測定した。